



青岛创梦仪器有限公司

Qingdao ChuangMeng Instrument Co., Ltd.

高速搅拌机 High speed mixers



使用手册

Instruction Manual

版本 1.0

Version 1.0

©版权所有 青岛创梦仪器有限公司

©Copyright owned by Qingdao ChuangMeng Instrument Co., Ltd



请你仔细阅读《使用手册》，正确掌握本产品的安装和使用方法。阅读后请将本《使用手册》妥善保管，以备今后进行检修和维护时使用。

Carefully read this User Manual to learn how to install and use the product correctly. After reading, properly keep the User Manual as a reference for future maintenance and repair.

联系方式 Contact:

邮编 Zip code: 266100

网址 Website: www.qdcmyq.com

电话 Tel: 86-0532-66993768

传真 Fax: 86-0532-66993744

邮箱 E-mail: cmtech@sina.com

公司地址: 中国 青岛市市北区温州路 7 号

生产基地: 青岛市城阳区流亭街道兴海路 3 号

Address: No. 7 Wenzhou Road, City Northern District, Qingdao City, China

Production base: No. 3 Xinghai Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao

Контакт:

Почтовый индекс: 266100

Телефон: 86-0532-66993768

Электронная почта: cmtech@sina.com

Адрес: Но. 7, УЛ. Вэньчжоу, Район Север города, Г. Циндао, Китай

Производственная база: Но. 3, УЛ. Синхай, Пр. Лютин, Район Чэнян, Г. Циндао, Кит



一、概述

1611 高速搅拌是由青岛创梦仪器有限公司生产，是石油勘探、钻井业的专用实验设备。主要用于钻井液基浆的配置。采用无级调速，由电源调速器面板处数字显示实际搅拌转速。搅拌叶片采用 API 标准制作。结构简单合理可靠，具有启动力矩大，调速方便、可靠等特点。

二、参数

名称	高速搅拌机
型号	1611
电源	220V AC 50/60Hz
功率	180W
调速范围	1000~11000r/min±15%
搅拌体积	500ml
环境温度	~40℃
环境湿度	10~85RH%
外形尺寸	280×220×430mm

三、面板分布图

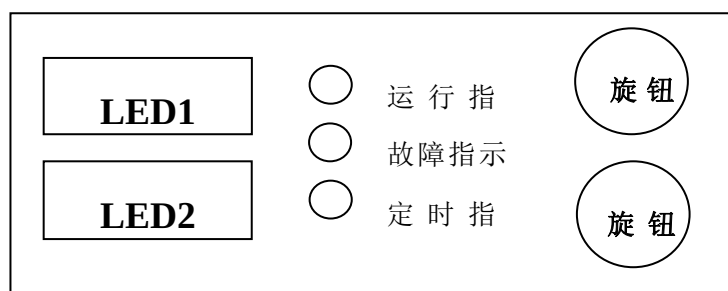


图 1



四、操作

定时模式

- 1) 接 220V 电源。
- 2) 在设备停止状态下按下旋钮 2（白色旋钮向前按下），定时指示灯常亮，进入定时模式，定时范围：0.5min 至 20min。最小调整跨度为 1s。
- 3) 旋转旋钮 2 设定定时时间，LED2 中显示运行时间设定值，向右旋转为增大，向左旋转为减小。当缓慢旋转旋钮时，每次增/减 1s；当快速旋转旋钮时，每次增/减 10s。
- 4) 旋转旋钮 1 设定工作转速，LED1 中显示工作转速设定值，向右旋转为增大，向左旋转为减小，当缓慢旋转旋钮时，每次增/减 10r/min；当快速旋转旋钮时，每次增/减 100r/min。
- 5) 按下旋钮 1 启动，运行指示灯常亮，设备开始运行，3-5 秒达到设定的工作转速。
- 6) 搅拌器开始旋转时，LED2 中显示的运行时间按秒减少，当运行时间减少至 0 时，设备自动停止运行，运行指示灯熄灭。
- 7) 运行过程中按下旋钮 1 可使设备进入暂停状态，此时设备停止运行，LED2 中显示的运行时间停止减少，保持当前值；再次按下旋钮 1 可使设备继续按照原先设定的工作转速运行，当设备运行至设定的工作转速后，LED2 中显示的运行时间继续按秒减少。
- 8) 运行过程中旋转旋钮 1 可修改工作转速设定值。
- 9) 当信号线未插上时或松动时，故障报警指示灯亮，搅拌器停止旋转。关闭搅拌器电源，插上航空插头，重新上电。

注：仪器运行时严禁用手触碰搅拌叶片



五、维护

- 1) 清洗各部件并干燥待用，仪器置于干燥环境中。
- 2) 移动或保养仪器时。要轻拿、轻放，以免造成部件变形影响精度和使用。
- 3) 搅拌轴不得碰撞，以免弯曲变形，损坏仪器。
- 4) 电动机和调速器要定期检查，严禁将腐蚀性化学药品与本机同存放。
- 5) 搅拌叶片重量低于 5.1 克需更换。
- 6) 故障灯亮时，检查线路、传感线是否连接上，如没连接上重新插接，还不运转请专业人员维修。



青岛创梦仪器有限公司 装箱单

Qingdao Chuangmeng Instrument Co., Ltd. Packing list

生产企业：青岛创梦仪器有限公司

Manufacturing enterprise: Qingdao Chuangmeng Instrument Co.,Ltd.

生产地址：青岛市城阳区流亭街道兴海路 3 号

Production address: No. 3 Xinghai Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao

主机型号：

Model of the main motor:

出厂编号：

Manufacturing No:

序号 NO	编号	名称及规格 Name and specification	单位	数量 Quantity	备注 Remarks
1		整机 Complete machine	台	1	
2		调速装置 Speed regulating device	台	1	
3		皮带 Belt	根	2	
4		盛液杯 Liquid cup	只	1	
5		使用说明书 Instruction Manual	份	1	
6		合格证 Certificate	份	1	



产品合格证
Product Quality Certificate

出厂编号：
Manufacturing No:

产品名称： Description:	
产品型号： Model:	
检验标准： Standard:	
生产日期： Date of Manufacture:	
产品编号： Product Code:	
结论：Conclusion: 经检验，青岛创梦仪器有限公司生产的产品符合上述标准的要求。准予出厂。 After inspection, Qingdao Chuangmeng Instrument Co., Ltd The products produced meet the requirements of the above standards. Approved for delivery.	
本企业通过： IS0014004 环境管理体系认证； IS09001:2015 质量管理体系认证； IS018000 职业健康安全管理体系认证质检科； QC Department:	