



青岛创梦仪器有限公司

Qingdao ChuangMeng Instrument Co., Ltd.

线性膨胀仪（多联）

Linear Swell Meter

Model: 1701/1706

使用手册

Instruction Manual

版本 1.0

Version 1.0

©版权所有 青岛创梦仪器有限公司

©Copyright owned by Qingdao ChuangMeng Instrument Co., Ltd



请你仔细阅读《使用手册》，正确掌握本产品的安装和使用方法。阅读后请将本《使用手册》妥善保管，以备今后进行检修和维护时使用。

Carefully read this User Manual to learn how to install and use the product correctly. After reading, properly keep the User Manual as a reference for future maintenance and repair.

联系方式 Contact:

邮编 Zip code: 266100

网址 Website: www.qdcmyq.com

电话 Tel: 86-0532-66993768

传真 Fax: 86-0532-66993744

邮箱 E-mail: cmtech@sina.com

公司地址: 中国 青岛市市北区温州路 7 号

生产基地: 青岛市城阳区流亭街道兴海路 3 号

Address: No. 7 Wenzhou Road, City Northern District, Qingdao City, China

Production base: No. 3 Xinghai Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao

Контакт:

Почтовый индекс: 266100

Телефон: 86-0532-66993768

Электронная почта: cmtech@sina.com

Адрес: Но. 7, УЛ. Вэньчжоу, Район Север города, Г. Циндао, Китай

Производственная база: Но. 3, УЛ. Синхай, Пр. Лютин, Район Чэнян, Г. Циндао, Кит



一、概述

创梦仪器生产的常温膨胀量测定仪主要是用于检测泥页岩在常温常压条件下其膨胀变化情况的精密测量装置，以评定各种处理剂对泥页岩的抑制特性。

二、型号及规格

型号	名称	配置
1701	线性膨胀仪（多联）	四个测试杯


三、仪器的主要技术参数

名称	技术参数
量程	0~15mm
测量精度	0.1mm
外形尺寸	100×150×200

四、仪器的结构及工作原理

（一）组成

- 1、杯体组件：是在测试过程中盛装页岩饼。
- 2、支架组件：是用来固定百分表。
- 3、百分表：是用来测量膨胀量的测量部件。
- 4、底板。

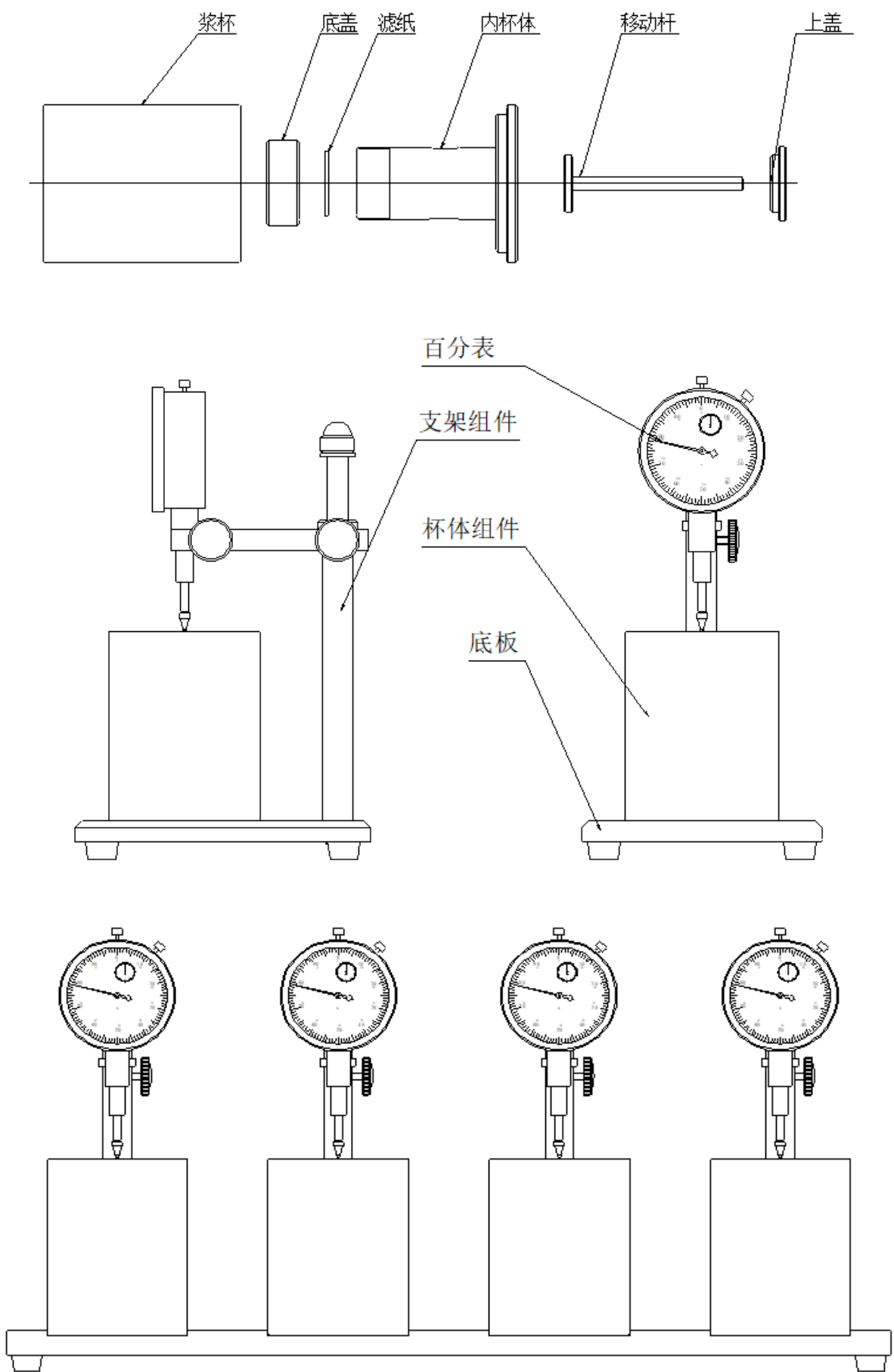

1701 结构图



（二）工作原理

该装置是将泥页岩粉压实成饼放入测试筒中，移动杆放在泥饼之上放入盛液杯内的底座上，将处理剂注入盛液杯内。泥饼产生膨胀后向上推动移动杆和百分表，最后由百分表读取膨胀量。

五、仪器的操作

- 1、将百分表固定在仪器支架上，平稳的摆放在台面上。
- 2、取出杯体组件，手拿移动杆上部取出移动杆，分别将滤网、滤纸、压制好的泥饼、滤纸放入内杯体内。
- 3、将百分表装于支架上（在夹持百分表时尽量夹在靠表头部），保持百分表固定不动。
- 4、使移动杆上端中心对正百分表表头。

注：测量过程中，大小针都在转动，大针每转一格为 0.01mm, 小针每转一格为 1mm。小针转一格，大针转一圈。测量时，应记住大小针的起始位置，待测量后所取数值再减去起始值。

- 5、将处理剂装入盛液杯（装入量至少满过泥饼），泥饼膨胀情况由百分表直读。
- 实验时间用户自定。

六、仪器的维护与保养

- 1、清洗各部件并干燥待用，仪器置于干燥环境中。
- 2、移动保养仪器时。要轻拿、轻放，以免造成部件变形影响精度和使用。



七、故障的判定与排除

故障	原因	维修方法
进行膨胀量测试时从百分表上看不到位移变化	①杯体组件安放不好 ②上、下盖的漏水孔堵塞	①重新操作确保测试筒组件安放正确 ②拆开杯体组件将上、下盖的漏水孔疏通

青岛创梦仪器有限公司 装箱单

Qingdao Chuangmeng Instrument Co., Ltd. Packing list

生产企业：青岛创梦仪器有限公司

Manufacturing enterprise: Qingdao Chuangmeng Instrument Co.,Ltd.

生产地址：青岛市城阳区流亭街道兴海路 3 号

Production address: No. 3 Xinghai Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao

主机型号：

Model of the main motor:

出厂编号：

Manufacturing No:

序号	编号	名称及规格	单位	数量
1		机架	台	1
2		测试杯组件	套	1
3		滤纸	张	100
4		滤网	张	1
5		百分表 0-20mm	个	1
6		注射器 20ml	支	1
7		使用说明书	份	1
8		合格证	份	1



产品合格证

Product Quality Certificate

出厂编号:

Manufacturing No:

产品名称: Description:	
产品型号: Model:	
检验标准: Standard:	
生产日期: Date of Manufacture:	
产品编号: Product Code:	

结论: Conclusion:

经检验, 青岛创梦仪器有限公司生产的产品符合上述标准的要求。准予出厂。
After inspection, Qingdao Chuangmeng Instrument Co., Ltd The products produced meet the requirements of the above standards. Approved for delivery.

本企业通过: IS0014004 环境管理体系认证;
IS09001:2015 质量管理体系认证;
IS018000 职业健康安全管理体系认证质检科;

QC Department: